

Определение Mo, Cu и Fe в технологических водных средах (ФР.1.31.2014.18559).

Методика предназначена для измерений массовой концентрации молибдена, меди и железа рентгенофлуоресцентным методом, содержащихся в растворенном состоянии в технологических водных средах:

- котловые, циркулирующие в системе охлаждения и теплофикационные воды ТЭЦ, ГРЭС и котельных;
- технологические водные среды АЭС (теплоноситель, растворы после дезактивации оборудования, а также растворы после отмывки контурного оборудования от железомедных отложений);
- производственные воды тепловых электростанций;
- иные технологические водные среды.

Методика М-049-ВС/2014

Номер методики в федеральном реестре **ФР.1.31.2014.18559**.

Отбор проб воды для анализа производят в соответствии с:

- ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб».
- РТМ 24.030.24-72 «Котлы парового низкого и среднего давления. Организация и методы химического контроля за водно-химическим режимом».
- ОСТ 34-70-953.1-88 «Воды производственные тепловых электростанций. Метод отбора проб».
- Иным документам, действующим на предприятиях, осуществляющих отбор проб.

Пробу заливают в две кюветы, кювета помещается в прободержатель и далее в спектрометр. Анализ образцов выполняется автоматически по заданной программе.

В зависимости от целей анализа, методика позволяет определять массовую долю одного или нескольких металлов.

Диапазон измерений массовой концентрации меди составляет от 10 до 10000 мг/дм³, молибдена от 20 до 10000 мг/дм³, железа от 5,0 до 10000 мг/дм³. Объем пробы, необходимый для анализа двух параллельных образцов, не превышает 10 см³.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93