

Определение оксидов Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn и Fe в железомарганцевых конкрециях (ФР.1.31.2014.17345).

Методика предназначена для определения массовой доли оксидов натрия, магния, алюминия, кремния, фосфора, калия, кальция, титана, марганца и железа в порошковых пробах железомарганцевых конкреций восточной и северной части Финского залива рентгенофлуоресцентным методом на спектрометрах «СПЕКТРОСКАН МАКС-GV, GVM».

Методика М-049-ЖМК/05.

Номер методики в федеральном реестре **ФР.1.31.2014.17345**.

Анализ включает два параллельных определения, выполняемых с двумя образцами подготовленной пробы.

Материал высушенной пробы измельчается с помощью дискового истирателя до крупности частиц порядка 40 мкм.

Образцы подготавливают прессованием в чашечку из борной кислоты:

Борная кислота насыпается в пресс-форму и фигурным пуансоном формируется чашечка глубиной не менее 3 мм. Фигурный пуансон вынимается, засыпается материал пробы и запрессовывается гладким пуансоном.

Образец помещают в прободержатель и далее в спектрометр. Анализ образцов выполняется автоматически по заданной программе. Программа позволяет определять как все оксиды, так и любой из оксидов выборочно.

Определение массовой доли всех оксидов элементов производится из одной пробы.

Диапазоны массовой доли оксидов, определяемых в соответствии с методикой, приведены в таблице.

Определяемый компонент	Массовая доля компонента, %
Na ₂ O	1,5-2,0
MgO	1,0-2,5
Al ₂ O ₃	3,0-6,5
SiO ₂	10-25
P ₂ O ₅	2-8
K ₂ O	0,7-2,5
CaO	1,0-4
TiO ₂	0,10-0,3
MnO	10-40
Fe ₂ O ₃	11-55

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93